

KEL™ RNase Out RNase 去除剂

【产品描述】

本产品是聚合酶特制的一种无毒喷洒试剂，主要用来清除实验器具表面 RNA 酶。它含有数种抑制 RNA 酶成份，可以有效的清除包括操作台，玻璃表面，塑料表面等处的 RNA 酶污染。

操作时候应该戴手套，并且避免用于某些易腐蚀的金属表面。避免长时间暴露于空气中，易产生挥发、氧化、PH 值变化影响使用效果，使用后应及时盖紧盖子。

【产品信息】

货号	名称	规格
91-04-0015L	KEL™ RNase Out RNase去除剂	250mL

【保存条件】

室温保存，两年有效。

【使用说明】

1. 直接将本产品喷洒于仪器或桌面，待液体干后(约 5 min)，用干净的纸巾或酒精湿巾擦净设备或桌面上可能遗留的残迹，可应用于桌面、离心机、电泳槽、移液器等设备，创造无 RNA 酶的实验环境。
2. 本产品也可直接喷洒于一次性乳胶手套上，待干后用酒精湿巾擦净后使用，以及应用于实验耗材，如离心管壁、枪头盒等表面 RNA 酶污染的清除。

【注意事项】

1. 本品使用安全无毒，无腐蚀性无刺激性，喷洒时需佩戴口罩，尽量不要接触到皮肤和粘膜，若接触到，立即用大量清水冲洗。
2. 喷瓶开关能自主调节，不用时应处于 off (不能喷洒状态)，处于 on (可以喷洒)时，注意不要对着皮肤，眼睛等部位进行喷洒。