

EZ 细胞房除菌剂

产品描述

EZ 细胞房除菌剂，是专门用于清除细胞房中细菌、真菌、支原体等微生物清除的一款产品，经多项独立试验验证表明对影响细胞培养的各类细菌、真菌、支原体等微生物均有清除的效果，尤其对暴露在空气中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达 7-10 d，多次使用即可清除。主要成分是阳离子抗菌素。

产品优势

本产品是一种呈正电性的聚合物，能吸附呈负电性的各类细菌、真菌、支原体等微生物，并能阻碍菌体细胞壁的形成，同时抑制蛋白和微生物繁殖所需酶的合成，增加细胞膜通透性，使得各类细菌、真菌、支原体等微生物完全丧失繁殖能力，达到彻底清除的作用。

订购信息

产品名称	货号	规格
EZ 细胞房除菌剂	91-05-0025	500 ml

运输与保存

常温运输。常温避光保存，有效期 18 个月。

产品特点

1. 广谱性：对病毒、细菌、支原体、真菌、霉菌均有清除作用。
2. 安全性：对小鼠和兔子做过相应皮肤刺激试验，无任何不良反应。
3. 理化性质：无刺激性、无腐蚀性、无挥发性，7-10d 即可完全降解。
4. 针对性：专门用于细胞房及实验室内，5 min 内快速清除微生物污染。
5. 其他：直接喷洒，操作方便，不会出现细菌耐药性等问题。

使用方法

1. 请佩戴乳胶手套操作。
2. 在细胞房及实验室空间，喷两层即可快速杀灭常见污染源。
3. 喷洒本品后，需将细胞房或实验室密闭 10-20 min 后使用。
4. 建议每 1-2 周至少处理 1 次；

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等。

xin3io

苏州欣协生物科技有限公司

电话：0512-63037851

网址：www.xinbiotech.cn

邮箱：info@szxxbio.com