

EZ 培养箱除菌剂

产品描述

EZ 培养箱除菌剂，是一款专门用于清除和抑制 CO₂ 培养箱中细菌、真菌、支原体等微生物清除的产品，经多项独立试验验证表明对影响细胞培养的各类细菌、真菌、支原体等微生物均有清除作用，尤其对暴露在空气中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达 7-10d，多次使用即可清除。主要成分是阳离子抗菌素。

产品优势

本产品是一种呈正电性的聚合物，能吸附呈负电性的各类细菌、真菌、支原体等微生物，并能阻碍菌体细胞壁的形成，同时抑制蛋白和微生物繁殖所需酶的合成，增加细胞膜通透性，使得各类细菌、真菌、支原体等微生物完全丧失繁殖能力，达到彻底清除的作用。

订购信息

产品名称	货号	规格
EZ 培养箱除菌剂	91-05-0026	500 ml

运输与保存

常温运输。常温避光保存，有效期 18 个月。

产品特点

1. 广谱性：对病毒、细菌、支原体、真菌、霉菌均有清除作用。
2. 安全性：对小鼠和兔子做过相应皮肤刺激试验，无任何不良反应。
3. 理化性质：无刺激性、无腐蚀性、无挥发性，7-10d 即可完全降解。
4. 针对性：专门用于清除 CO₂ 培养箱内的微生物污染。
5. 其他：直接喷洒，操作方便，不会出现细菌耐药性等问题。

使用方法

1. 请佩戴乳胶手套操作。
2. 在 CO₂ 培养箱内壁及空间，喷三层即可快速杀灭常见污染源，也可对环境空气灭菌。
3. 经试验验证，处理培养箱污染对常见细胞（如：Hela、293T、MCF-7 细胞等）培养无任何影响，无需将细胞移出培养箱。
4. 建议 CO₂ 培养箱每 1-2 周处理 1 次。

注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等。

xin3io