



T细胞培养基(92-01-0347)

[组分] T 细胞培养基

防紫外线袋（黄色）

[规格] 2000 mL

[主要成分] 盐，氨基酸，维生素，缓冲液。

[人源蛋白] 含有人白蛋白。

[技术参数]

渗透压：280-340 mOsmol/kg

pH 值：6.9-7.3

内毒素：≤0.5 EU/mL（欧洲药典（Ph. Eur.））

功能检测：人 T 细胞体外扩增。

外观：透明

[无菌] 培养基经 0.1 μm 过滤。根据欧洲药典和美国药典进行无菌测试。

[运输] 室温。

[储存] T 细胞培养基应避光储存于 2-8°C (+36 °F 至 +46 °F)。请勿冷冻。

[保质期] 有效期见产品外包装。

[免责声明]

产品仅用于体外细胞处理，不适用于人体体内应用。



[注意事项]

- ▲ 必须遵守使用说明。
- ▲ 请勿将本品直接注射或注入人体。不得用于人体。
- ▲ 使用本产品时，必须遵守国家法律法规。任何体内外加工靶细胞的应用均由使用者自行负责。
- ▲ 仅供一次性使用，不得重复使用。请勿重复使用。
- ▲ 只能使用未损坏的包装袋。
- ▲ 请勿在标签上标明的使用期限之后使用。

[使用说明]

袋装 T 细胞培养基可添加细胞因子或生长因子等。注射和取样口，包括内螺纹鲁尔锁和无菌焊接管，保持无菌工作流程，使取样简单方便。

- ▲ 培养物应避光保存在 37 °C (+99 °F)、5% CO₂ 的环境中。
- ▲ 可选：为保护袋中的 T 细胞培养基免受紫外线的不良影响，2L 装的 T 细胞培养基袋附带一个紫外线保护袋（黄色）。

在有光线（紫外线）的环境下使用 T 细胞培养基时，将其放入黄色保护袋中。小心地将管道和接头穿过袋子底部的整体。翻转保护袋的上边缘，使开口相互靠拢，以便将受保护的介质袋挂到支架上。