

HEK293 无血清培养基

产品说明书

【产品名称及货号】

中文名称：HEK293 无血清培养基

英文名称：HEK293 Serum-free, Medium

货号：91-02-0063

【包装规格】 500mL/瓶

【产品简介】

HEK293 细胞是被广泛用于生产蛋白、疫苗、抗癌试剂及重组腺病毒包被的人源哺乳动物细胞系。HEK293 细胞的无血清培养基有利于产品的下游纯化、减少血清的外源病毒污染等潜在风险。HEK293 细胞在 293 无血清培养体系中能够快速增殖，经过适当的驯化可实现高密度悬浮培养，以用于大规模表达。HEK293 细胞无血清培养基经专门设计，使用注射用水配制，经过 0.1 μ m 滤膜过滤除菌，无动物组分，可广泛应用于 HEK293 细胞的无血清悬浮培养及抗体、重组蛋白的生产过程。

【贮藏条件与有效期】

2-8 $^{\circ}$ C，避光保存，有效期为 12 个月。生产日期详见标签。

【使用说明】

1. 常规培养时无需添加其他组分，可直接用于 HEK293 细胞的培养。
2. 使用本产品时，需全程无菌操作。
3. 培养容器和设备：摇瓶，生物反应器或 CO₂ 恒温摇床。
4. 培养条件：36~37 $^{\circ}$ C，CO₂ 含量为 5~10% 的湿润空气，避光。

【注意】

本产品仅限科学研究使用，用于组织和细胞的体外培养，不得用于临床诊断与治疗。

【生产企业】

企业：苏州欣协生物科技有限公司

地址：苏州市吴江区龙桥路 1368 号青禾创客中心 A 区 3 楼 0512-63037851

邮箱：info@szxxbio.com

网址：<http://www.xinxiebio.com>