

青霉素-链霉素（双抗），100X

【产品描述】

青链霉素混合液(100×) (Penicillin-Streptomycin Solution, 100×), 统称“双抗”，用于预防细胞培养的细菌污染，主要是革兰氏阳性和阴性细菌的污染。青霉素的含量为 10 kU/ml，链霉素的含量为 10 mg/ml。在细胞培养液中推荐的青霉素的工作浓度为 50~100 U/ml，链霉素的工作浓度为 0.05~0.1mg/ml。

【产品信息】

货号	名称	规格
91-05-0057	青霉素-链霉素（双抗），100X	50mL

【保存条件】

2~8℃保存，一年有效。

【使用说明】

本产品经过 0.1 μm 滤膜过滤除菌，可以直接添加到细胞培养液内。产品为浓缩液，请根据需要稀释后使用，推荐稀释 100 倍后使用。

【注意事项】

- 1.尽量减少反复冻融的次数，使用时避免对母液的污染；
- 2.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 3.本产品仅供科研和生产使用，用于组织和细胞的体外培养，禁止临床使用。