

CD34分选试剂（人）（92-01-0338）

[内容]

CD34 分选试剂

[规格] 7.5 mL

[成分]

每瓶含有 7.5 mL 磁珠胶体溶液，该溶液在 PBS/EDTA 缓冲液中与小鼠单克隆 CD34 抗体偶联，并用 Poloxamer 188（0.03% w/v）稳定。

[储存条件]

产品冷藏运输，收到后必须立即储存在 +2 °C 至 +8 °C（+36 °F 至 +46 °F）的环境中。请勿冻存。

[预期用途]

CD34 分选试剂用于体外磁性标记，以便从异质细胞群中预分离或以其他方式处理人 CD34 阳性细胞，以便对细胞进行进一步培养和/或基因修饰。

[副作用]

当磁性标记细胞输注或注射到患者体内时，患者可能会收到微量的小鼠抗体和铁-葡聚糖。



铁葡聚糖磁珠和/或小鼠抗体可能会导致患者过敏或过敏反应。必须准备好重症监护设备和药物。

[注意事项]

在用于人体应用之前，必须在适应症、质量和数量方面证明目标细胞的适用性。

临床应用的进一步处理和使用必须符合国家法律法规。

分离细胞的临床应用完全由使用者负责。

使用本产品分离细胞必须由经过培训的操作人员进行。

使用本产品的操作人员应具有从骨髓或外周血中分离细胞的经验。

所有与血液或血液制品接触过的材料都必须作为传染性材料处理。必须遵守处理传染性物质的规定。

[提醒]

本产品仅供体外使用。不得用于静脉注射。非注射应用。

磁性标记细胞不建议用于已知或怀疑对小鼠免疫球蛋白或铁葡聚糖敏感的患者。

患者可能会产生人类抗小鼠抗体（HAMA）。

另请参阅“副作用”。

请勿在产品标签上标明的使用期限后使用。

包装损坏请勿使用。只有在小瓶未损坏和密封的情况下才能使用试剂。

不要重复使用。

[补充信息]



本产品经内毒素检测。

无菌。无菌制造，无菌过滤，无菌灌装。

[动物来源]

原产地证书上注明了动物或人类原材料的声明。

[使用说明]

使用一小瓶 CD34 试剂的全部内容物进行细胞标记。

[警告]

该产品仅用于体外细胞处理，根据联邦（或美国）法律，该产品仅限用于研究用途或获得 FDA 批准。

该产品不适用于人体体内应用。