

血清替代物

【产品描述】

血清替代物用于贴壁依赖细胞的体外培养。血清替代物可以在细胞培养基中成功替代胎牛血清，支持骨髓、脐带、脂肪等组织来源的 MSC 体外生长、扩增和传代培养；适用于实验研究和大规模 MSC 的培养。

【产品特点】

- 1、是一种半定义的血清替代物；
- 2、不含血清和其他动物源性蛋白；
- 3、易于使用和储存。

【订购信息】

产品名称	货号	规格
血清替代物	91-03-0165S	50 ml
血清替代物	91-03-0165L	100 ml

【运输与保存】

-20℃以下保存，18 个月有效。若短期内用完，可 4℃保存。

【使用说明】

收到产品后，建议立即将产品储存在 -20℃ 的环境中。使用时，快速融化后摇匀，分装或直接按比例添加到基础培养基中（推荐比例 5%，可按具体情况添加），配制好的培养基在 2-8℃ 环境下保存并尽快使用。分装后立即储存于-20℃，避免反复冻融。全程无菌操作。

【注意事项】

本产品仅限于科学研究使用，禁止临床使用。

苏州欣协生物科技有限公司

电话：0512-63037851

网址：www.xinbiotech.cn

邮箱：info@szxxbio.com