



CD45R(B220)分选磁珠，小鼠(92-01-0031)

[组分]

小鼠 CD45R(B220)磁珠：与单克隆抗小鼠 CD45R(B220)抗体偶联的磁珠（同种型：大鼠 IgG2a）。

[规格] 2 mL，可分选 2×10^9 个细胞总量，多达 200 次分离。

[保存形式] CD45R(B220) 磁珠储存在含有稳定剂和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中。

[储存条件] 2 - 8 °C 避光保存，请勿冷冻。有效期见试剂外标签。

[分选原理]

首先，用 CD45R(B220) 磁珠对 CD45R(B220)+ 细胞进行磁性标记。然后，将细胞悬浮液装入置于分选器磁场的分选柱中。磁性标记的 CD45R(B220)+ 细胞被保留在柱中，未标记的细胞顺着分选柱流出。将柱从磁场中移出后，磁性保留的 CD45R(B220)+ 细胞可作为正选细胞部分被洗脱出来。

[背景信息]

小鼠 CD45R (B220) 磁珠用于从各种淋巴组织（如骨髓，淋巴结和脾脏）或非淋巴组织（如固有层，腹膜腔或肺）中阳选或去除小鼠 B 细胞。从早期 pro-B 细胞阶段开始，CD45R 抗原在 B 谱系细胞的整个发育过程中表达，并在最终分化为浆细胞时被下调表达。CD45R 也在浆细胞样树突细胞上表达。

[试剂和仪器要求]

- 缓冲液（脱气）： 配制含有 pH 7.2 PBS、0.5% 牛血清白蛋白（BSA）和 2 mM EDTA 的溶液。

将缓冲液置于 2-8 °C。

- ▲ 注:EDTA 可由其他补充剂替代,如抗凝柠檬酸葡萄糖配方-A(ACD-A)或柠檬酸磷酸葡萄糖(CPD)。

BSA 可以用其他蛋白质代替,例如明胶、小鼠血清或胎牛血清。不建议使用含有 Ca^{2+} 或 Mg^{2+} 的缓冲液或培养基。

- 分选柱和分选器: CD45R (B220) 阳性细胞可以用 xM、xL 分选柱富集。强烈表达 CD45R (B220) 抗原的细胞也可以用 xM、xL 分选柱去除。

- (可选) 荧光偶联的 CD45R 抗体用于流式分析。

- (可选) PI 或 7-AAD 可以用于流式分析中排除死细胞。

- (可选) 预分离过滤器去除细胞团块。

[步骤]

一、样本准备

用标准方法从淋巴器官、非淋巴组织或外周血中制备单细胞悬液。

▲ 注:死细胞可能与磁珠非特异性结合。为了去除死细胞,我们建议使用密度梯度离心或死细胞去除试剂盒。

二、磁珠标记

- ▲ 快速工作,保持细胞低温,并使用预冷溶液,可以减少细胞的非特异性标记。



▲ 下面给出的磁珠标记规模为 10^7 个细胞总量。当处理少于 10^7 个细胞时，使用与指示相同的试剂体积。当处理较高的细胞数时，相应地扩大所有试剂体积和总体积(例如，对于 2×10^7 总细胞，使用所有指示试剂体积和总体积的两倍体积)。

▲ 为了获得最佳性能，在磁标记之前获得单细胞悬浮液是很重要的。将细胞通过 $30\ \mu\text{m}$ 尼龙网，去除可能堵塞分选柱的细胞团块。使用前用缓冲液湿润过滤器。

1. 细胞计数。
2. $300 \times g$ 离心 10 分钟。去除上清。
3. 每 10^7 个细胞总量使用 $90\ \mu\text{L}$ 缓冲液重悬。
4. 每 10^7 个细胞总量添加 $10\ \mu\text{L}$ CD45R (B220) 磁珠。
5. 混匀， $2-8\ ^\circ\text{C}$ 孵育 15 分钟。

▲注：在冰上工作可能需要增加孵育时间。较高的温度和/或较长的孵育时间可能导致非特异性细胞标记。

6. (可选) 添加染色抗体，例如：根据说明书推荐添加荧光偶联的 CD45R 抗体 $2-8\ ^\circ\text{C}$ 避光孵育 5 分钟。

7. 每 10^7 个细胞加入 $1-2\ \text{mL}$ 缓冲液洗涤细胞， $300 \times g$ 离心 10 分钟，去上清。

8. 用 $500\ \mu\text{L}$ 缓冲液重悬最多 10^8 个细胞。

▲ 注：细胞数量增多需相应地增加缓冲液的体积。

9. 进行细胞分选步骤。

三、细胞分选



▲ 根据总细胞数和 CD45R+ 细胞数选择合适的分选柱和分选器。

xM 或 xL 分选柱进行细胞分选

1. 将分选柱置于相对应的分选器中。

2. 用适当体积的缓冲液润洗分选柱：

xM: 500 μ L

xL: 3 mL

3. 将细胞悬液转移至分选柱中。

4. 结合磁珠的细胞会被吸附到分选柱上，没有结合的细胞会顺着液体流下来。加适量的缓冲液，待液体全部流尽，再加入适量缓冲液，一共洗 3 次。收集总流出物，这是未标记的细胞。

xM: 3 $\times$ 500 μ L

xL: 3 $\times$ 3 mL

5. 将分选柱从分选器中取出，并将其放在合适的收集管上。

6. 加适量的缓冲液到分选柱中，迅速用塞子推下，得到就是磁性标记的细胞。

xM: 1 mL

xL: 5 mL

▲ 注意：为了提高 CD45R+ 细胞的纯度，洗脱的部分可以在第二个 xM 或 xL 柱上富集。用新的分选柱重复步骤 1 至 6 中描述的磁分选过程。